


2. 제품 사양

MODEL	Electronic overhead stirrer	
	Homo mixer	Homo disper
	HM1200D	HD1200D
Working capacity	500 ~ 2000ml	500 ~ 5000ml
Motor (out put)	142W	
Speed range	1000 ~ 11000rpm	1000 ~ 12000rpm
Speed controller	Feed-back control	
Speed display	Digital	
Dimensions (WxDxH)	70 x 180 x 170mm	
Weight	3.2kg	2.8kg
Electrical supply	AC220V 50/60Hz	

3. 각 부의 명칭 및 설명

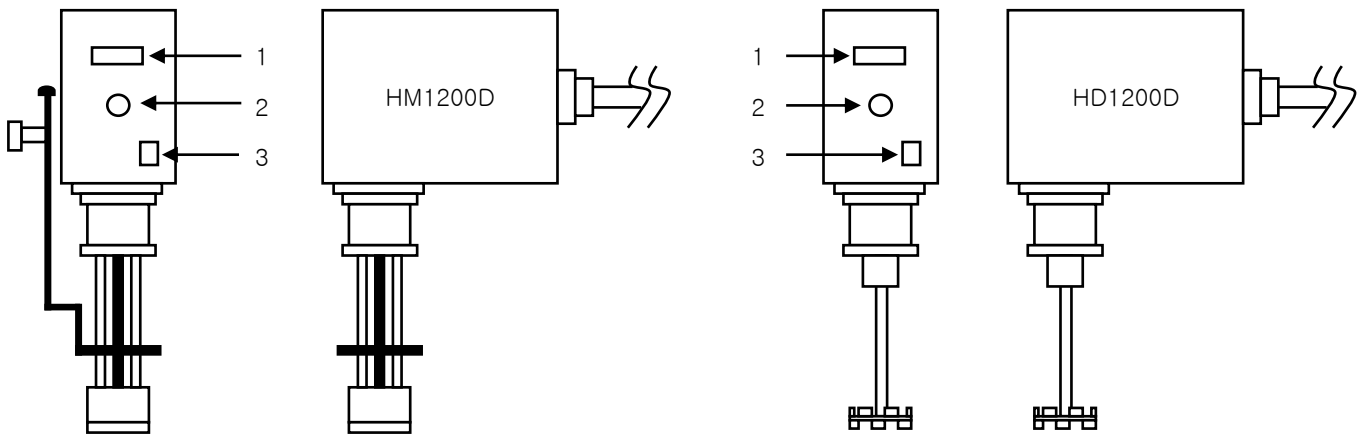

1. Digital display : 현재의 rpm과 설정rpm이 숫자로 나타난다.
2번 볼륨을 돌려 숫자가 깜빡이면 설정rpm을 나타내는 것이다.
(표시되는 수치에 X10을 할것. 예) 150일 경우 실제로는 1500rpm이 동작중)
2. Speed control : 볼륨을 돌려 원하는 속도를 설정한다.
3. Power switch : 전원을 켜고 끌때 사용한다. 전원 ON시 램프가 들어온다.

4. 사용방법

1. 장치를 완성시킨다.
2. 뒤쪽의 코오드를 콘센트에 연결한다.
3. 3번 스위치를 ON한다.
4. 1번 창을 보면서 2번볼륨을 돌려 원하는 속도를 설정한다.
5. 실험이 끝난후엔 반드시 2번볼륨 Min.에 위치시키고 전원코오드를 분리시킨다.